

ALSIDENT®

SYSTEM10

Luftvagt



MONTAGE- OG BRUGSVEJLEDNING

Montagevejledning




1. Placér montagelabel på overkant af rør – så tæt på lukkeledet som muligt.
Se ill. (A)
2. Bor 3 huller (ø3,8 mm) som vist på montage-label. Lad montagelabel blive siddende.
3. Monter bunden af Luftvagten.
Se ill. (B)

*Det er vigtigt, at der **ikke bruges el-værktøj**, da bunden herved kan deformeres.*

4. Indsæt batteri.
5. Kontrollér at stik til hhv. lysdioder og funktionsknop er påsat.
6. Påsø, at ingen ledninger kommer i klemme.
7. Klik overparten på. Tryk på begge ender til der lyder et "klik!". Luftvagten er nu klar til brug.
Se ill. (C)

Ved udskiftning af batteri:

Stik en lille skruetrækker ind i slidsen og overparten kan tages af.

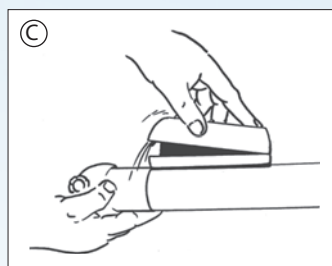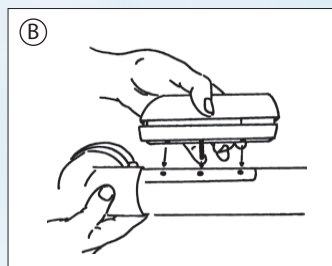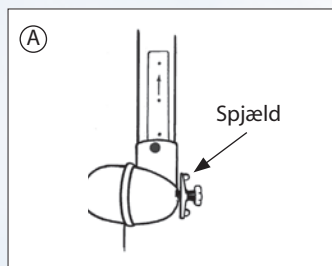

Denne æske indeholder:	Luftvagt.....	1 stk.
	Batteri – 9V.....	1 stk.
	Bor 3,8 mm.....	1 stk.
	Skruer 4,2 x 9,5	2 stk.
	Montagelabel.....	1 stk.

Brugsvejledning

Luftvagten er et vacuumbaseret måleinstrument, forsynet med en lysdiode (LED), der vha. blink og farveskift indikerer forskellige drifttilstande. Måling foretages én gang i minuttet.

Aktivering ved opstart

Ventilatoren skal være tændt og spjældet åbent. Se ill. (A). Luftvagten aktiveres med et tryk på funktionsknappen. Et kort lydssignal og fire grønne blink angiver, at Luftvagten er aktiv.



Ved optimal udsugning blinker dioden grønt hvert 6. sekund.

Alarm ved for lidt udsugning

Ved manglende eller for lidt udsugning, aktiveres alarmfunktionen i form af rødt blink med interval på ca. et sekund. For hvert 5. blink afgives et lydssignal. Alarmen vil fortsætte indtil der igen er tilstrækkelig udsugning – eller overgå til dvaletilstand efter 8 minutter. Lydsignalet ophører efter 2 minutter.



Lydsignalet kan afbrydes ved kort tryk på funktionsknappen.

Ved alarm, kontrollér at:

1. Ventilatoren er tændt
2. Spjældet er åbent
3. Hastighedsregulatoren er skruet op
4. Der er fri luftpassage i armen.

OBS: Ved vedvarende alarm, kontakt Deres installatør, da anlægget muligvis skal efterses, rengøres eller optimeres.

Genoptagelse af optimal udsugning

Når der igen er tilstrækkelig udsugning, vil Luftvagten automatisk meddele dette med et grønt lys og 3 korte lydssignaler.



Batterikontrol

Luftvagten advarer automatisk ved for lav batterikapacitet.

Når LED-lampen blinker rødt-grønt med et interval på ca. 1 sekund samt lydssignal hvert 10. sekund skal batteriet udskiftes.



Programmering til nyt alarmpunkt

Som standard er alarmpunktet for minimums-udsugning indstillet til ca. 4 m/sek. Ønskes højere alarmpunkt kan Luftvagten programmeres på følgende måde:

Indstil ventilatoren til det ønskede minimums-sug. Hold derefter funktionsknappen nede i ca. 10 sekunder, indtil et rødt blink efterfulgt af lydssignal og 4 grønne blink bekræfter, at et nyt alarmpunkt er fastlagt.



Er alarmpunktet under 4 m/sek. vil Luftvagten med ét langt lydssignal og røde blink indikere, at alarmpunktet er for lavt valgt.

Afbryd Luftvagten

Luftvagten kan undtagelsesvis afbrydes ved at holde funktionsknappen nede i ca. 3 sekunder, mens dioden lyser grønt. Når dioden herefter slukkes, er luftvagten afbrudt.

Levetiden på det medfølgende batteri er ca. 9 måneder.

